



# **Adjuvant Mouse**

# 产品介绍

Adjuvant Mouse免疫佐剂是一种专为小鼠免疫制备的一种新型水溶性免疫佐剂,特别适用于制备小鼠单克隆/多克隆抗体。与常规弗氏佐剂相比,具有免疫针次少、抗原用量低、抗体产生快、抗体滴度高、抗体亲合力高、不破坏抗原天然构象和使用方便等多方面优点。

#### 保存条件

4°C 保存。(切勿冻存!)

## 使用说明

1. 用生理盐水将抗原稀释到2倍最终浓度(按每针次50µl用量配制)。

备注:推荐使用的抗原用量为 (1)免疫原性较强的灭活全病毒或全细菌以及病毒样颗粒抗原每针次1-5μg; (2)免疫原性较弱的亚单位蛋白抗原每针次5-20μg; (3)偶联了载体蛋白的小分子抗原每针次20-50μg。

2. 充分混匀佐剂,无菌条件下取出所需用量(按每针次50μl)与抗原按体积比1:1迅速混匀。

备注:本佐剂产生沉淀属正常现象,与抗原混合操作越快越好。

3. 通过后腿小腿肌肉注射免疫小鼠,每只小鼠注射100µl。

备注:本佐剂与抗原混合后产生沉淀属正常现象,抽入针管前应充分混匀,抽入针管后应尽快注射。

## 注意事项及免责声明:

- 1. 常温运输, 4°C保存, 禁止冻存, 冻存会对佐剂的使用效果产生影响。
- 2. 佐剂中会含有沉淀,沉淀是佐剂的有效成分,在使用时请务必注意混匀。

混匀的参考方式有两种:①上下摇匀;②用枪头吹打混匀。

3. 请注意现混现用,佐剂与抗原拿到动物房去混匀,混匀完成后,10min内免疫到动物体内。时间不要间隔太长,佐剂内含有沉淀,时间太长会造成沉淀 下沉,从而造成有效成分分布不均,对免疫结果带来影响。

本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品。为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical

Website: alpvhhs.com E-mail: service@alpvhhs.com Phone: 400-998-2686